簡便迅速な核酸抽出キットのご紹介

- COPMAN® viral RNA extraction kit for wastewater -

製品名	製品番号	分析回数	価格
COPMAN® 下水中 ウイルスRNA抽出キット	241-21500-91	50回/キット	お問い合わせください

COPMAN



作業時間のイメージ 従来の下水濃縮・抽出

COPMAN®キットによる核酸抽出工程 下水 凝集工程 遠心分離 酵素分解 56°C, 10分 10 mL 10分 3000 g, 10分 酵素を含有する ウイルス 独自の溶解液 RNA抽出·精製 RT & preamp **qPCR** 10分 96ウェル 対応可

下水中SARS-CoV-2の核酸抽出 インフルエンザ等の他ウイルスへの応用 環境分析サンプルからの核酸抽出工程への活用

PCR阻害物質


本キットは、下水中のわずかなSARS-CoV-2 RNAをハイスループットに抽出・ 精製するために開発された核酸抽出キットですが、他の用途への応用も可能です。




迅速簡便な核酸抽出キットのご紹介

COPMAN法の特徴

凝集剤を用いることにより、液相/固相の両画分に含まれるウイルスを 回収することが可能

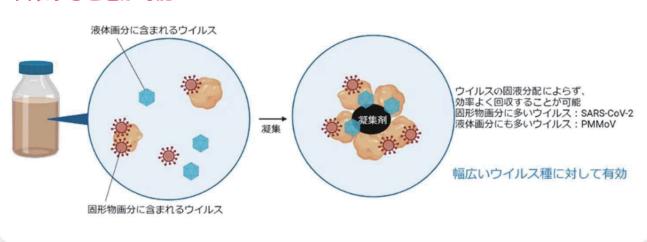

遠心操作工程を減らし、核酸精製に磁性ビーズを用いることにより、自動機 器を用いた高スループットな精製へも対応

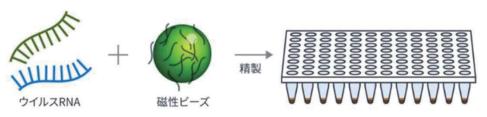

高スループットな 精製が可能



<販売元のAdvanSentinelとは>

塩野義製薬株式会社と株式会社島津製作所の 出資により設立された会社です。

下水モニタリングを始めとする新たな公衆衛生上のリスクアセスメントサービスを提供し、人々の健康とサスティナブルな町づくりに貢献しています。(https://advansentinel.com/ja)

・品名:COPMAM®下水中ウイルスRNA抽出キット

•品番:241-21500-91

・問い合わせ先

all@advansentinel.co.jp

https://advansentinel.com/ja/contact

※価格はお問い合わせください



予告

DNAも同時に核酸抽出 できるようバージョン アップを予定しています。

キットの紹介(HP)



本製品は研究用です。医薬品医療機器法に基づく体外診断薬あるいは医療機器として承認・認証を受けておりません。治療診断目的およびその手続き上での使用はできません。